

CellShield™ 水浴锅抑菌剂

CellShield™ Water Bath Cleaner (500×)

Cat. No	产品名称	规格	储存条件	保质期
IMC-809-100 mL	CellShield™ 水浴锅抑菌剂 (500×)	100 mL	RT	24 个月

产品简介

CellShield™ 水浴锅抑菌剂是一种广谱、高效、稳定、低毒的抑菌剂(antimicrobial)、杀菌剂(microbicide)和防腐剂(preservative)，专门用于细胞房、实验室等水浴锅或培养箱水槽内水体中细菌、真菌、支原体、藻类等微生物的抑制和清除，保持水浴中水体的洁净，避免交叉污染。

本产品双重成分组合，双重抑菌机制，双重抑菌保障。本产品在一定浓度下可以高效、广谱的抑制、清除细菌、真菌、支原体、藻类等微生物的生长，并极少产生耐药性。本产品的主要成分为季铵盐类阳离子表面活性剂和广谱的 IVD 级别的异噻唑啉酮类抑菌剂，两种成分的组合使本产品即能改变微生物细胞膜的通透性，使微生物体内的一些重要物质外渗，从而阻碍微生物的代谢以杀灭菌体，还可以通过抑制微生物代谢中的关键酶而抑制微生物生长并促使微生物死亡。双重成分组合，双重抑菌机制，双重抑菌保障，比同类产品中单一的季铵类阳离子表面活性剂效果更佳。

产品优势

高效：本产品起效时间快，对细菌、真菌、支原体等杀伤力强；

稳定：本产品性质稳定，在推荐温度下，未开封产品可以稳定保存两年以上；

安全：本产品毒性极小，无刺激性、无腐蚀性，且有良好的生物降解能力，不会对环境造成污染；

长效：本产品抑菌效果长达 7-10 天。

使用说明


- 初次使用时建议用 75%酒精等消毒剂将水浴锅内壁擦拭干净，或用无菌水对水浴锅内壁进行一定的清洗。
- 水浴锅抑菌剂(500X)为 500 倍的浓缩液，使用时将本产品按照约 1:500 的比例加入水浴锅水体内，混匀。例如 10L 水内加入约 20ml 的本产品，建议每 7-10 天处理一次。

注：水浴锅中的水可以用自来水、蒸馏水、灭菌水或纯水中任何一种，但蒸馏水、灭菌水或纯水更佳。

3. 为保持水浴锅内的洁净，建议每 1-3 个月更换一次水浴锅中的水，并在更换水时适当清洁水浴锅。

产品效果

1. 经过水浴锅抑菌剂处理的水样在 7 天后取样，未见细菌生长；未经过水浴锅抑菌剂处理的样本，严重污染。

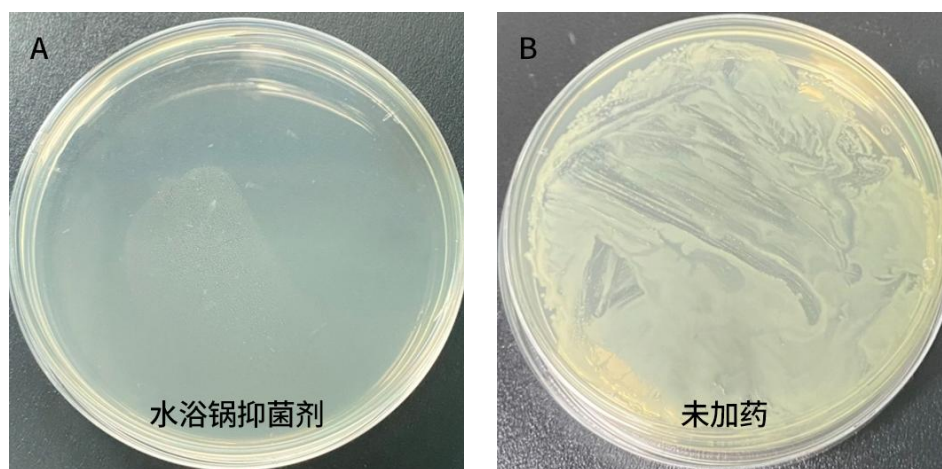

A. 加入 500x 水浴锅抑菌剂处理的水样；B. 未加 500x 水浴锅抑菌剂处理的水样

注意事项

1. 由于水浴锅一般是敞开状态，即使水体中的微生物经本产品处理后生长被抑制，但环境中的微生物及空气中的灰尘等也会掉落在水浴锅中，一般经过本产品处理后会在水浴锅底聚集成絮状沉淀。
2. 即使使用本产品进行水浴锅的抑菌处理，也需要定期更换水浴锅中的水。更换水前，需要注意清洗水浴锅的内壁。
3. 应避免本品原液与皮肤和眼睛接触。一旦接触，请立即用大量清水洗净，不得延误。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。